


Komora UVC 225

Nr katalogowy: 9100

Komora UVC 225 wykonana jest z wysokiej jakości materiałów: stali nierdzewnej oraz szyb ALTUGLAS EX® z filtrem UV. Sterownik z wyświetlaczem cyfrowym wyposażony w timer programuje i odmierza czas naświetlania promieniami UV, a także informuje o konieczności wymiany lamp UV po ich zużyciu (po 8000 godzin). W komorze wbudowane są dwie lampy UV: lampa przepływowa (wyposażona w filtry) dezynfekująca powietrze znajdujące się w komorze oraz zewnętrzna lampa dezynfekująca przedmioty umieszczone w komorze i wewnętrzne ściany komory (łączna moc 50W). Lampy nie przepuszczają fali o długości powodującej powstawanie ozonu, wewnętrzna warstwa ochronna lamp ogranicza tłumienie użytecznego zakresu UV-C. W komorze zastosowano lampy najwyższej jakości. UVC 225 dezynfekuje

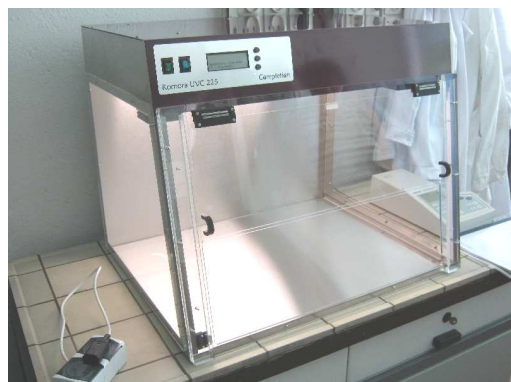

całkowitą objętość obszaru roboczego w 15-30 min. W komorze zainstalowano niezależnie sterowaną dodatkową lampę białą o odpowiedniej długości fali dla zwiększenia komfortu pracy. Elementy sterujące lampami pozwalają na oszczędność energii elektrycznej do 30%. Możliwa jest praca przy otwartej pokrywie - przy jej otwarciu sterownik automatycznie rozłącza zewnętrzną lampę UV, a lampa przepływowa (bezpieczna dla użytkownika) dezynfekuje powietrze dalej.

Komora może być wyposażona w gniazdka elektryczne do zasilania innych urządzeń umieszczonych w komorze lub półki montowane na tylnej ścianie.

Komora przeznaczona jest do sterylnej pracy z DNA/RNA. Lampy zabijają bakterię, wirusy i inne mikroorganizmy. Komora UVC 225 dezynfekuje powietrze, wodę i powierzchnie elementów.

Specyfikacja:

- **obudowa i blat roboczy ze stali nierdzewnej**
- **szyby ALTUGLAS EX® z filtrem UV**
- **przezroczystość 99,99%**
- **ochrona przed UV 99%**
- **przepływowa bezozonowa lampa UV (253,7 nm) 25W**
- **zewnętrzna bezozonowa lampa UV (253,7 nm) 25W**
- **trwałość lamp UV 8000 godzin**
- **lampa światła białego**
- **timer cyfrowy od 1 minuty do 99 godzin lub praca ciągła**
- **informacja na wyświetlaczu cyfrowym o konieczności wymiany lamp UV**
- **możliwość pracy przy otwartej pokrywie**
- **wymiary 720 x 550 x 555 mm**
- **zasilanie 220/240V, 50Hz**

Completion

Sprzedaż i dystrybucja:
COMPLETION.PL
email: completion@completion.pl